



DENDRIDIAG® BF

test ATP pour les surfaces



MESUREZ LA QUANTITÉ DE BACTÉRIES SUR VOS SURFACES EN MOINS DE 2 MINUTES

FIABILITÉ

Évitez les faux négatifs grâce à la calibration interne. Chaque mesure est validée.

PERTINENCE

Des résultats en équivalent bactéries pour faciliter l'interprétation.

PRÉCISION

Prélevez une surface déterminée et profitez de la sensibilité de nos réactifs.

MAITRISEZ L'ENCRASSEMENT DE VOS SURFACES



Suivez

la qualité microbiologique et assurez une traçabilité



Identifiez

les zones critiques et la présence de biofilm



Agissez

sans délai en cas de problème



Évaluez

vos procédures de nettoyage & désinfection

ILS NOUS FONT CONFIANCE

David B. - Agglomération du Niortais

“ En piscine municipale, mon travail est de m'assurer que les normes imposées sont respectées pour le bien être et la santé des usagers. **Sur les recommandations de l'ARS**, nous avons adopté un procédé de mesure quasiment instantané du niveau microbiologique des sols, l'ATPmétrie. Grâce à cela, nous avons pu mettre en place un protocole d'entretien des sols plus efficace et ainsi garantir l'hygiène sur l'ensemble des installations.

Monique B. - Société Bignoneau

“ Merci à GL Biocontrol pour l'engagement de l'équipe, son écoute et son accompagnement ! **Le matériel est fiable et facile à utiliser.** J'emploie la méthode pour mes clients et la préconise pour tout équipement devant rendre compte et tracer ses actions en matière d'hygiène.

Pour plus de témoignages, rendez-vous sur ► www.gl-biocontrol.com/BF



DENDRIDIAG®, C'EST QUOI ?



Un kit de terrain complet pour mesurer la quantité de bactéries sur tout type de surfaces

◀ Découvrez notre kit en vidéo

- Industrie agroalimentaire,
- Piscines et centres thermaux,
- Réseaux d'eau potable (bassins et château d'eau),
- Canalisations de circuit de refroidissement...




Les résultats sont instantanés et faciles à exploiter grâce à l'**application mobile**

UNE ANALYSE RAPIDE ET FIABLE

1. On PRÉLÈVE la surface




2. On EXTRAIT l'ATP

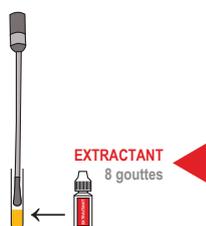

3. On QUANTIFIE l'ATP



4. On VALIDE la mesure

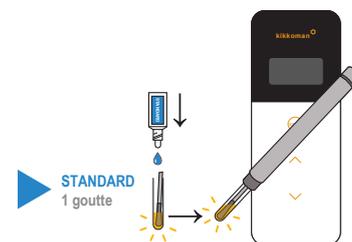

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

MISE EN PLACE

- Présentation du kit à distance
- Définition de votre besoin
- Envoi des produits et planification de la formation

1 semaine

SOUTIEN TECHNIQUE

- Assistance pour l'analyse de vos résultats
- Validation des points d'échantillonnage
- Qualification des seuils de décision

1 mois

DÉPLOIEMENT

- Formation sur site ou à distance
- Identification des points de prélèvement
- Définition de la fréquence de mesure

1 an

CONTRÔLE QUALITÉ


- Vérification des appareils par nos soins
- Point sur votre satisfaction
- Retours d'expérience

CONTENU DU KIT



Les réactifs

- 50 tubes de mesure LUMITUBE
- 2 compte-gouttes d'EXTRACTANT
- 1 compte-goutte de STANDARD

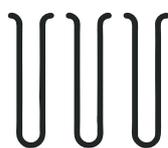

Les consommables

- 50 écouvillons de prélèvement
- 1 gabarit de prélèvement



L'appareil de mesure

- 1 luminomètre KIKKOMAN SMART
- 1 portoir pour tubes de mesure
- 1 clé USB de formation

BESOIN D'UN RENSEIGNEMENT ? CONTACTEZ-NOUS



+ 33 (0)9 67 39 35 20



contact@gl-biocontrol.com



GL BIOCONTROL
avenue de l'Europe - Hélioparc - 34 830 CLAPIERS (FRANCE)

GLBIOCONTROL
RAPID MICROBIAL DIAGNOSTIC

WWW.GL-BIOCONTROL.COM